

TAS – TOS – PON1 – AREST VE ENZİMLER İÇİN YUMUŞAK DOKUDAN HOMOJENİZAT HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ

- 1 gr taze doku alınır.
- 9 ml Working Solution* eklenir.
- Mekanik homojenizatör (blender) ile ezilir.
- Yoksa havanda ezilir
- 3000 rpm de 5 dk. santrifuge edilir.
- Süpernatant serum gibi çalışılır.

***Working Solution**

- 140 mmol KCl (Deiyonize su içinde)

Veya

- 50 mmol. lık pH:7.40 Fosfat Tamponu